

Brain Product EEG System 說明手冊

一. 借用說明

一.若需借用腦電波儀器與電極帽（EEG system & EEG cap），請先取得林慶波教授之同意，並將同意信函轉寄至MR儀器操作員與EEG儀器管理員後，方得使用。申請前請先取得MR操作訓練時數證明(照相即可)，且由MR儀器操作員確認可獨立操作MR，方可申請。

二.借用流程：

一.寄信告知MR操作員與EEG管理員預計實驗時間（e.g. 2016/06/01 22:00~24:00）。

二.預約MR使用時數

三.實驗當天與MR操作員協調門禁問題，確保當日能順利進行MR scanner room。

四.MR操作員或EEG管理員會將櫃子的第一道鎖打開，並將第二道鎖放置盒中，請取第二道鎖打開木櫃取得儀器。

五.實驗當天請務必至圖資大樓B2 MR造影室取得EEG電池及充電器（至於木櫃右下角）進行充電(若因私自忘記本單位不負責)。

六.取得儀器前請務必填寫借用單，若進行實驗中有任何狀況也請將問題或錯誤碼填至單中。

七.實驗結束，請先清洗電極帽，並晾乾電極帽後將所有借用之EEG儀器放入木櫃（右下角）中，並在借用單的清點區中勾選並簽名，以示負責。

八.備註：請務必記得，要退MR床之前先將EEG線材進行拆除後方得退床，若因操作不良導致儀器損毀需負賠償責任，且本中心有權終止借用之權利。

九.MR儀器操作員：林俞庭 分機： email:

十.EEG儀器管理員：龔怡嘉 分機： email:

十一.本中心管理者：林慶波教授 分機： email:

十二.EEG工程師：周志豐 分機： email: